

Sonation GmbH

for a silent lab.

Ölwechselkit

Januar 2009



Sonation GmbH
Alte Schulstraße 39
88400 Biberach

Tel.: +49 (0) 7351 30038-39
Fax.: +49 (0) 7351 30038-41

www.sonation.com
mail@sonation.com

Kurzanleitung



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Installation:

Bitte tragen Sie zur Installation Laborhandschuhe.

Ersetzen Sie die Ölablassschraube Ihrer Pumpe mit dem komfort Ablassadapter (Siehe Bild 1). Vergewissern Sie sich, dass der Kugelhahn geschlossen ist und der schwarze O-Ring an der Pumpenseite in der richtigen Position sitzt. Manche ältere Pumpen haben ein anderes Gewinde, so dass ein anderer Adapter benötigt wird. Ist dies der Fall kontaktieren Sie uns bitte, dann schicken wir Ihnen gerne den passenden Adapter zu. Nach der Installation schalten Sie die Pumpe an. Prüfen Sie nach ungefähr 30 Minuten ob der Verschluss dicht ist.

Ölwechsel:

Drücken Sie für den Ölwechsel den weißen Plastikschauch kräftig in den Schnellverschluss des komfort Ablassadapter (Siehe Bild 2). Stellen Sie die Ölauffangwanne unter den weißen Plastikschauch und öffnen Sie das Ventil (Siehe Bild 3). Stellen Sie sicher, dass das Ventil der Ölwanne dabei geschlossen ist.

Nach dem Ablassen des Altöls schließen Sie das Ventil des komfort Ablassadapters und entfernen Sie den weißen Schlauch. Drücken Sie dazu den Ring am Schnellverschluss und ziehen Sie gleichzeitig am Schlauch.